

PROBENDATEN EINGEBEN

- Wählen Sie **Probe eingeben**.
- Scannen Sie den an Ihrer Maschine angebrachten QR-Code. Wenn der Scanvorgang nicht erfolgreich war, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Versuchen Sie es erneut.
- Wählen Sie die betreffende Komponente.
- Scannen Sie den Barcode (Labornummer) Ihres Probenbegleitscheins. Falls der Scanvorgang fehlschlägt, können Sie die Nummer auch manuell eingeben. Die Labornummer finden Sie sowohl unten links und mittig als auch oben rechts auf Ihrem Probenbegleitschein.
- Ergänzen Sie die fehlenden Daten.
- Bestätigen Sie mit **Abschicken**. Ihre Daten werden nun an OELCHECK übermittelt.



PERSÖNLICHER LOGIN

Zeit sparen! QR-Code scannen, Probe online eingeben www.lab.report
 Save time! Scan QR-Code, enter sample data online

Angaben zur Probe erfolgten online Sample information provided online

Kreuzen Sie auf dem Probenbegleitschein oben links **Angaben zur Probe erfolgten online** an.

Kleben Sie den Barcode vom Probenbegleitschein auf das Probengefäß und senden Sie uns Ihre Probe.

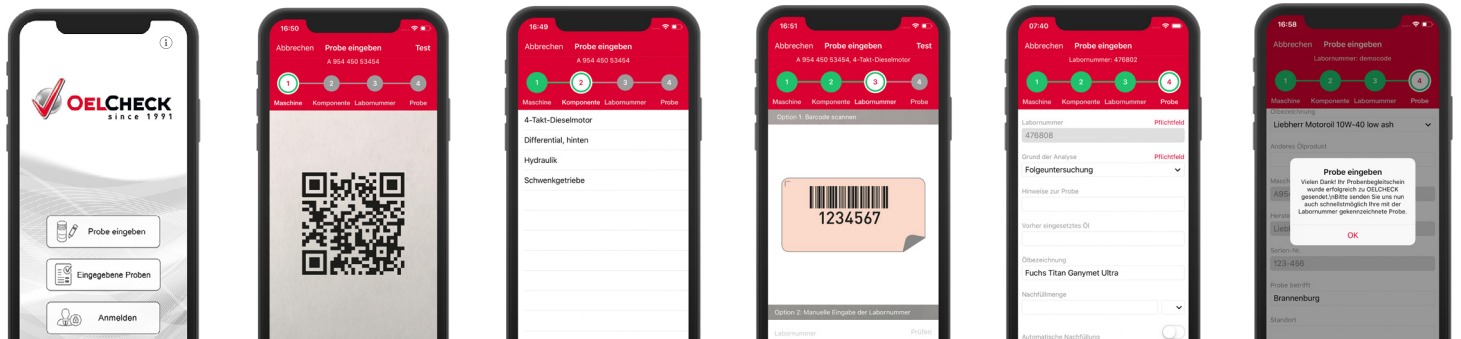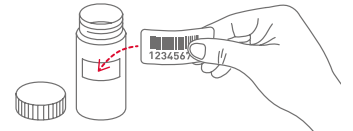

FUNKTIONEN IM LOGIN-BEREICH

OFFLINE-MODUS NUTZEN

Wenn Sie die Daten offline eingeben, werden diese übertragen, sobald Sie wieder online sind.

FOTOS ZUR PROBE HINZUFÜGEN

Sie können bis zu fünf Fotos zu einer Probe hinzufügen.

PROBENSTATUS ANZEIGEN

Sie können im Bereich „Eingegebene Proben“ den Status Ihrer mit dem Gerät eingegebenen Proben anschauen.

LABORBERICHTE AUFRUFEN

Sie können im Bereich „eingegebene Proben“ den letzten Laborbericht Ihrer mit dem Gerät eingegebenen Probe abrufen.



INFORMATIONSSYMBOL

Das Informationssymbol oben rechts zeigt Ihnen die aktuelle Version der App und wann Ihre Daten zum letzten Mal synchronisiert wurden.

FALLS SIE NOCH KEINEN QR-CODE HABEN

- Loggen Sie sich unter www.lab.report ein.
- Wählen Sie die Maschine aus der Liste.
- Klicken Sie auf das QR-Code-Symbol.
- Sie können den QR-Code nun speichern und ausdrucken.
- Befestigen Sie ihn an oder in der Nähe Ihrer Maschine.